

环保型肌肉（GD）固定液产品说明书

产品信息

产品名称 (Name)	产品货号 (Cat)	容器规格(Size)	包装信息
环保型肌肉（GD）固定液	P0003-100ml	100ml	瓶装，100ml/瓶
	P0003-15ml	20ml	单支预装，即开即用， 泡沫底板，塑封， 50支/盒

产品简介

组织病理学中，组织必须先经过及时有效的固定才能完成随后的包埋及切片。组织固定的作用在于保持组织、细胞的固有形态和结构，防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶，保存细胞内固有的物质，使细胞内蛋白质凝固，尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应，使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样，还能使组织硬化，便于组织的修切。

本产品为环保型肌肉（GD）固定液，专门用于肌肉组织的固定。相较于常规固定液，本固定液可改善肌肉组织裂片的问题，获得高质量的肌肉组织切片。本产品的主要成分为福尔马林，冰醋酸和无水乙醇。

存储与运输

常温运输；阴凉干燥处保存，避免阳光直射，有效期24个月。

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司，使用前请仔细阅读使用说明书。

地址：武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号



企业微信

使用方法

新鲜取材的肌肉组织迅速投入到固定液中，固定液体积是组织的1-15倍最佳。室温固定6-24 h左右即可，尽快安排后续实验，固定时间不超过72h，否则建议转入75%乙醇保存或运输，尽快安排后续实验。

注意事项

1. 请在通风良好的环境下使用，并做好防护，避免吸入。
2. 用完后请及时拧紧瓶盖，防止有效成分挥发。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

(产品包装升级中，以实物为准。)

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司，使用前请仔细阅读使用说明书。

地址：武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号



企业微信