

眼球固定液产品说明书

产品信息

产品名称 (Name)	产品货号 (Cat) /规格	容器规格(Size)	包装信息
FAS眼固定液	P0031-500ml	500ml	瓶装, 500ml/瓶
	P0031-50ml	50ml	瓶装, 50ml/瓶
	P0031-15ml	20ml	单支预装, 即开即用, 泡沫底板, 塑封, 50支/盒

产品简介

组织固定的作用一般是为了保持组织细胞的固有形态和结构, 防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶, 保存细胞内固有的物质, 使细胞内蛋白质凝固, 尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应, 使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样, 还能使组织硬化, 便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本, 能防止疾病的扩散; 保存好大体标本。并且经过固定之后的样本可以增强染色的作用。

本产品主要有效成分为甲醛, 乙酸和乙醇和生理盐水, 专门针对眼球组织的固定, 可以有效的避免视网膜的脱落, 组织变形, 结构破碎不完整等现象, 该固定液不适用于视网膜铺片血管网染色。

存储与运输

常温运输; 阴凉干燥处保存, 避免阳光直射, 有效期24个月。

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司, 使用前请仔细阅读使用说明书。

地址: 武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号



企业微信

使用方法

将新鲜组织取下后立即投入FAS眼球固定液内常温固定12h以上。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作; 请在通风良好的环境下使用。
2. 固定液内含酒精, 使用后请及时拧紧瓶盖, 防止有效成分挥发。
3. 取样过程请尽量减少组织的挤压, 选择合适的固定容器, 避免因挤压导致组织变形, 视网膜弯曲脱落。

本产品仅供科研使用, 不用于临床诊断!

(产品包装升级中, 请以实物为准)

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司, 使用前请仔细阅读使用说明书。

地址: 武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号



企业微信